

Provtagning av flyktiga ämnen i vatten direkt i vial

Vid provtagning av vatten för analys av flyktiga ämnen är det viktigt att minimera förlusterna. Konventionell provtagning kan leda till missvisande resultat som kan undvikas med en annan provtagningsteknik. Eurofins erbjuder därför analyser där provtagning sker direkt i headspace vial. Detta, vid korrekt utförd provtagning, eliminerar förlusterna av de flyktiga ämnena under hanteringen av provet före analys.

Instruktioner

(det är viktigt att följa provtagningsanvisningarna)

1. OBS: För att få ett korrekt analysresultat är det mycket viktigt att provtagningsanvisningarna nedan följs.

Beställ provtagningskit (ingår i analyskostnad) av vår kundsupport, tfn 010-490 81 10 alt. via E-post: info.environment@eurofins.se.

2. Ett provtagningskit består av zippåse med etikett (OBS! det är mycket viktigt att etikett ej klistras på vial) + 3 st headspacevialer + 4 st krymplock.

Fyll två vialer till hälften (10 ml, andra strecket på vialen) och den tredje toppfylls. OBS! Bara vatten i vialerna.

Kläm fast krymplocket så fort som möjligt efter provtagning, för att stoppa avdunstningen av de flyktiga ämnena. Se till att krymplocket sitter fast ordentligt, det ska inte gå att snurra. Locket får heller inte sitta snett eller vara buckligt.

Lägg vialerna i zippåsen, som ni har märkt med provets märkning.

Du har möjligheten att köpa vialställ, förseglingsstång samt avtagningstång direkt från VWR till Eurofins förmånliga pris.



Eurofins förseglingsstång artikelnr: 548-0073
Eurofins avtagningstång artikelnr: 548-1294
Eurofins ställ artikelnr: 525-0359

Pris: 3 500 kr
Pris: 1 600 kr
Pris: 160 kr

Tfn för beställning: 08-621 34 20 (VWR).

**Eurofins Environment
Sweden AB**

**Kundsupport: 010-490 81 10
info.environment@eurofins.se
www.eurofins.se**