

PROVTAGNING AV ENDOTOXINER

Provtagning sker med portabel pump och sterilt vitt polykarbonatfilter med en porstorlek av 0,45 µm.

Luftmängden som skall passera filtret under provtagningen bör vara 500-700 liter. Anpassa provtagningstiden efter luftflödet. Av Pegasus kalibrerat flöde för respektive pump kan läsas på blanketten ”Registrering av pumplån”. (Justera in luftflödet till 1-2 liter/min om Du använder egen pump.)

Tag av den blå proppen på filterkassetten och sätt kassetten på slangen som sitter på pumpen. Placera pumpen på provtagningsplatsen och tag av den röda proppen på filterkassetten. Starta pumpen.

När 500-700 liter luft passerat filtret avslutas provtagningen.

Stäng av pumpen.

Notera provtagningstiden som finns angiven på digital display på pumpen.

Förslut filterkassetten med den blå och den röda proppen.

Märk provkassetten med provnummer.

Fyll i analysbeställningen.

Det är viktigt att den är korrekt ifylld med analystyp, provtagningstid, flöde, provsvars- och fakturaadress samt underskriven av beställaren.

Skicka snarast filterkassett, pump och följesedlar till:

Pegasus lab AB
Box 97
751 03 UPPSALA

Tel. 018-68 10 80
Fax. 018-10 45 00