



**Välkommen
till
Eurofins Steins Web**

Innehållsförteckning

Inledning	Side	3
Eurofins Steins Web login startfönster	Side	4
Login	Side	5
Eurofins Steins Web Applications	Side	6
WILAB databasens startfönster	Side	7
Web Provregistrering	Side	8
Registrering av nya prov	Side	9
Skapa en provserie	Side	10
Ett enskilt prov	Side	11
Extra utrymme för provmärkning	Side	12
Val av certifikat nummer	Side	13
Exempel på certifikat 103.....	Side	14
Exempel på certifikat 503.....	Side	15
Prov ankommer till Steins	Side	16
Resultat	Side	17
Detaljer avseende analysresultat	Side	18
Resultat för enskilda prov	Side	19
Godkännande på analysnivå	Side	20
Översikt - registrerade prov	Side	21
Provlis fönstret	Side	22
Utskrift av analys resultat	Side	23
Batchrapport fönstret	Side	24
Exempel på Batchrapport	Side	25
Utskrift av delrapport	Side	26
Val av rapport.....	Side	27
Provinformations fönstret	Side	28
Exempel på delutskrift	Side	29
Sök på märkning.....	Side	30
Fel vid registreringen av prov	Side	31
HJÄLP !!!	Side	31
Snabbkomandon	Side	32

Inledning

Välkommen till Eurofins Steins Web


Eurofins Steins Web ger Dig som kund tillgång databasen i vårt labdatasystem WILAB. Med Eurofins Steins Web kan Ni själva registrera Era prover och sätta streckkodsetiketter på varje enskilt prov. Genom att använda Eurofins Steins Web säkerställs att rätt analysparameter används och systemet ger dessutom ökad spårbarhet och sist men inte minst så ger det möjlighet för Er som kund att se analysresultat så fort de är tillgängliga. För att underlätta arbetet med Eurofins Steins Web så har vi utarbetat denna introduktion till databasen. Vi hoppas att detta är ett användbart verktyg för Er och vi är givetvis öppna för frågor eller andra kommentarer kring användandet av Eurofins Steins Web.

Eurofins Steins Web login startfönster

Klicka på Internet ikonen.

Skriv in adressen: **Https://csg.steins.dk** och tryck **Enter**.

Därefter öppnas fönstret nedan:

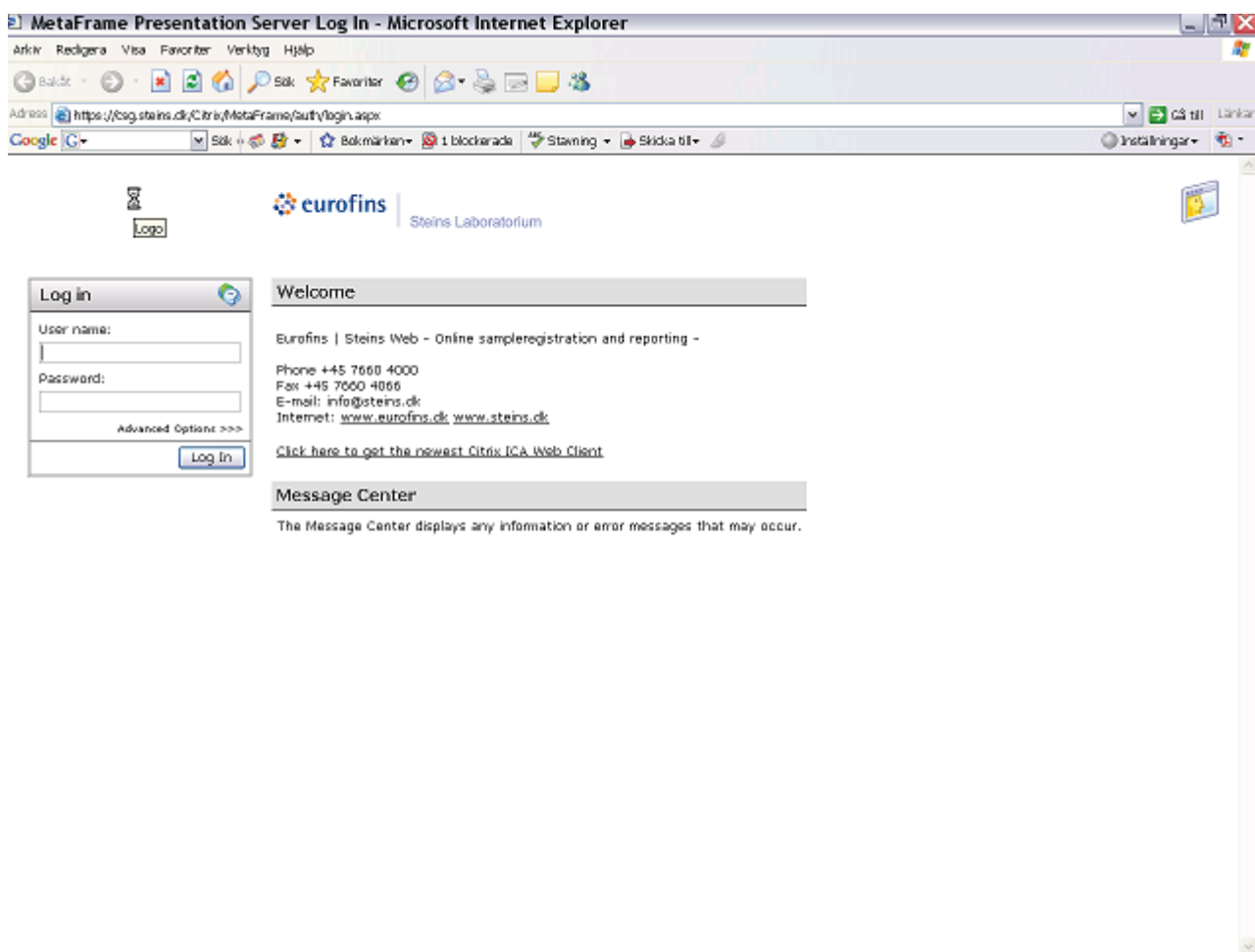


Login

The screenshot shows a Microsoft Internet Explorer browser window displaying the login page for Eurofins. The browser's address bar shows the URL: <https://log.steins.dk/Citrix/MetaFrame/suify/login.aspx>. The page content includes the Eurofins logo, a 'Log in' form with fields for 'User name:' and 'Password:', and a 'Log In' button. To the right of the form is a 'Welcome' section with contact information: Phone ++45 7660 4000, Fax ++45 7660 4066, E-mail: info@steins.dk, and Internet: www.eurofins.dk. Below this is a 'Message Center' section. Three callout boxes with numbered instructions are overlaid on the page: '1. Skriv in användarnamn' points to the 'User name:' field; '2. Skriv in lösenord password' points to the 'Password:' field; and '3. Klicka på Log In' points to the 'Log In' button.


Eurofins Steins Web Applications

Dubbelklicka på WILAB ikonen och Wilab startas.

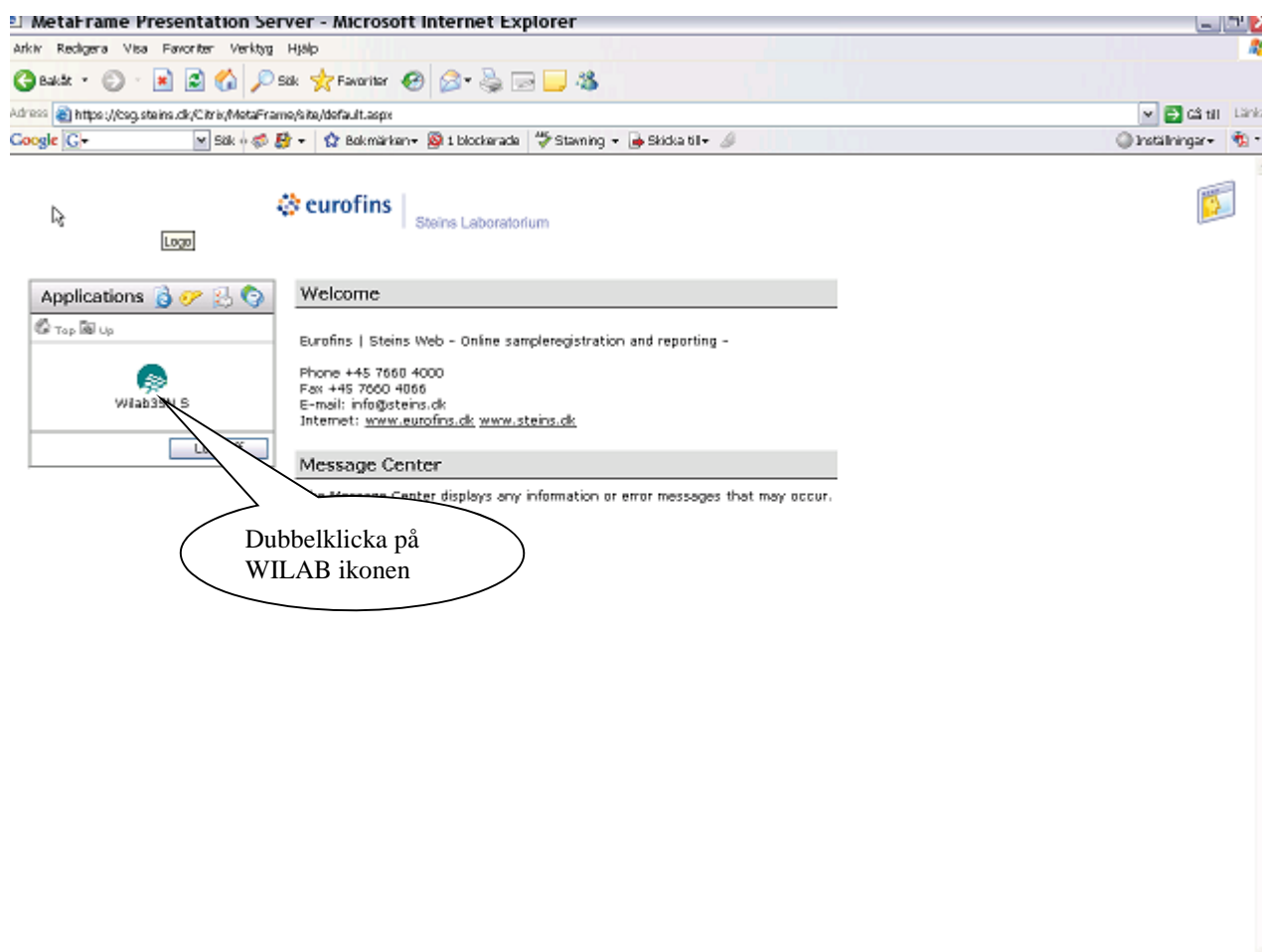

WILAB databasens startfönster

Detta är Wilab databasens startfönster:

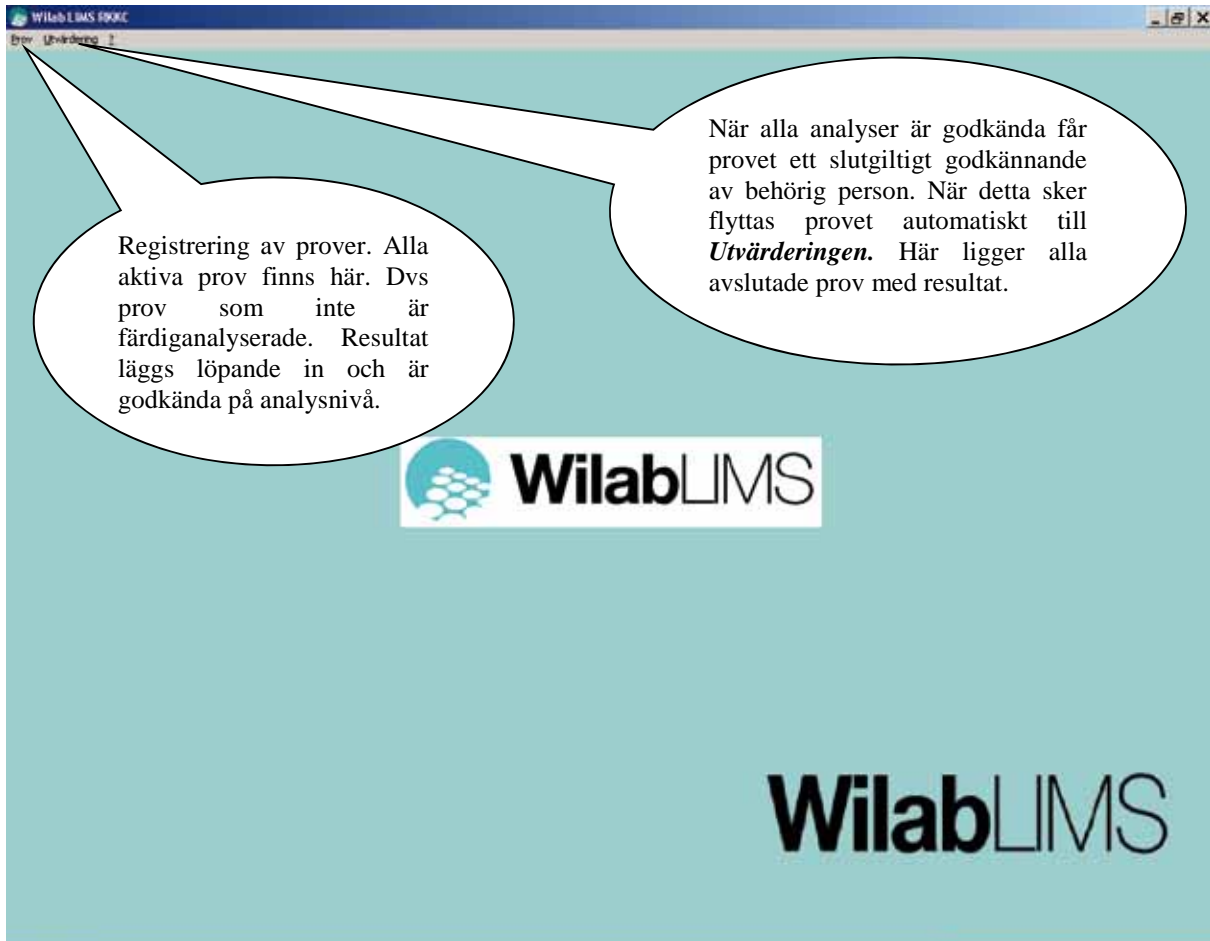

Web Provregistrering


Detta fönster används för att registrera nya prov och för att söka efter prov som inte är färdiganalyserade.

Klicka här för att registrera ett **nytt** prov. Ett nytt nummer kommer att tilldelas automatiskt.

Klicka här för att **ändra** i ett existerande prov. Se nederst på denna sida.


Klicka här för att visa vilka oavslutade prov som finns i systemet.

Med dessa 6 knappar kan man 'bläddra' i oavslutade prov.

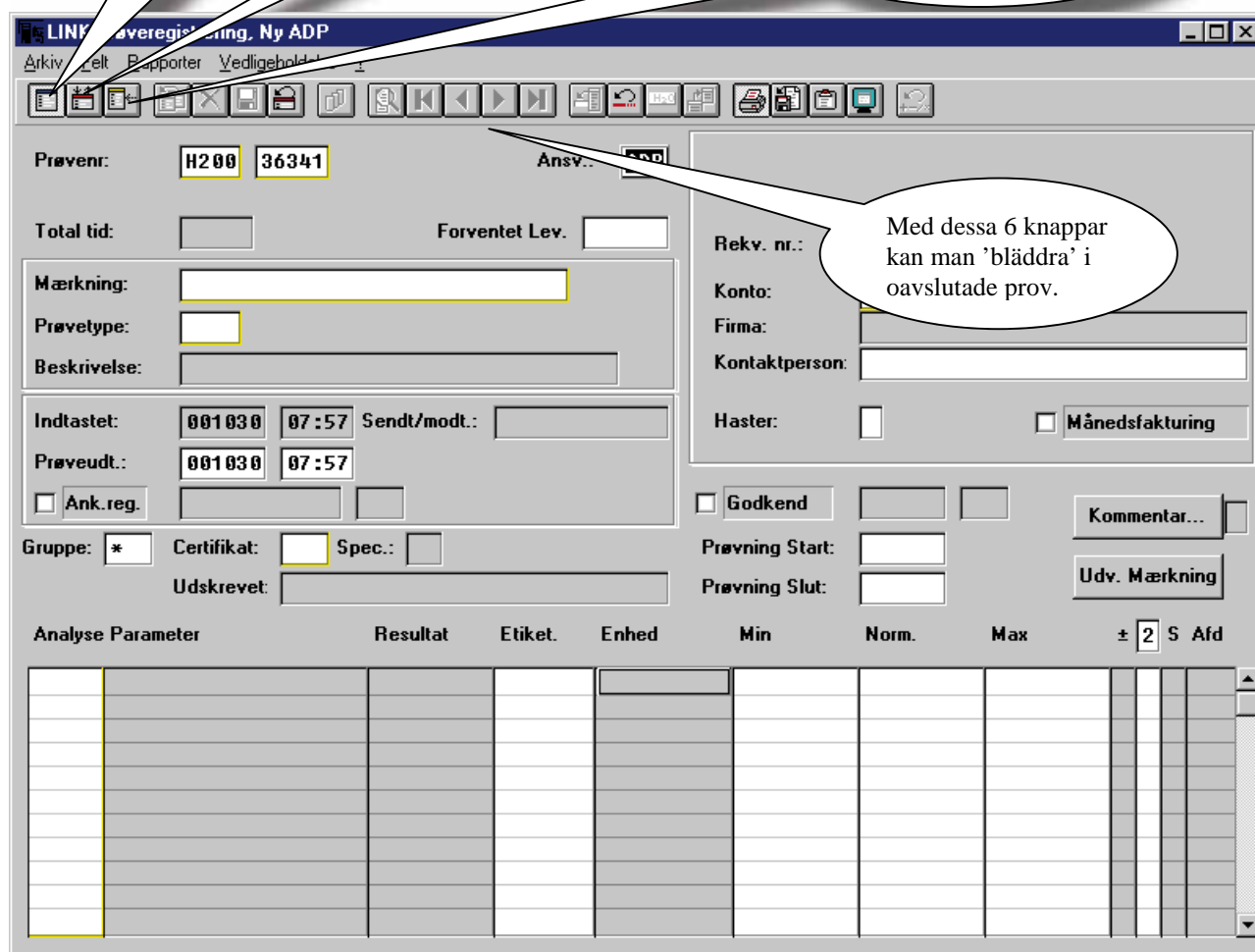

VIKTIGT: Om prov är mottagna hos Eurofins Steins måste Eurofins Steins kontaktas för eventuella ändringar i registrering/analysbeställning, eftersom att analyserna kan vara påbörjade.

Registrering av nya prov

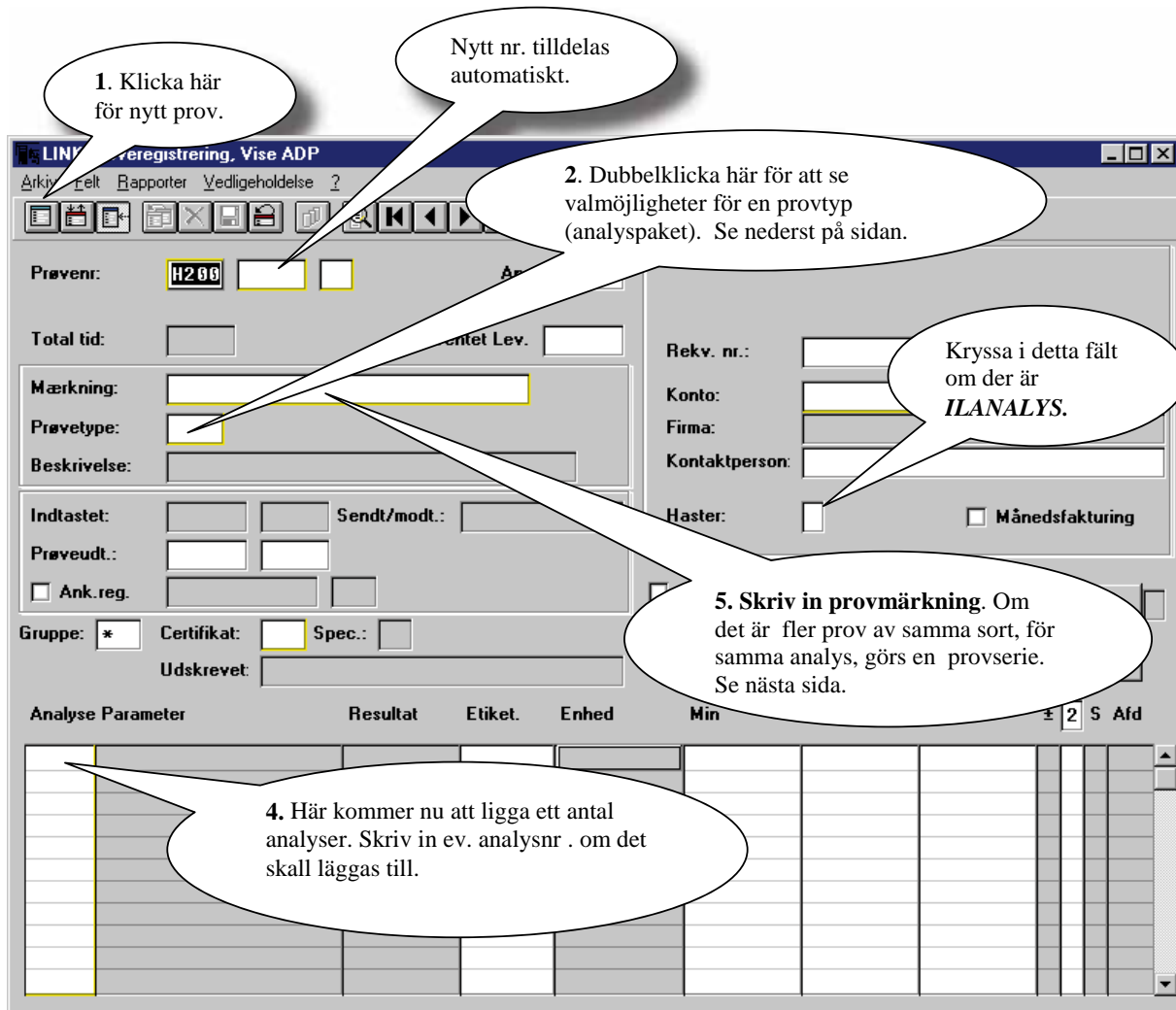

1. Klicka här för nytt prov.

Nytt nr. tilldelas automatiskt.


2. Dubbelklicka här för att se valmöjligheter för en provtyp (analyspaket). Se nederst på sidan.

Kryssa i detta fält om der är **ILANALYS**.

5. Skriv in provmärkning. Om det är fler prov av samma sort, för samma analys, görs en provserie. Se nästa sida.


4. Här kommer nu att ligga ett antal analyser. Skriv in ev. analysnr. om det skall läggas till.

VIKTIGT: Man får inte ta bort en eller flera analyser om man valt provtyp, då den är kopplat till ett paketpris. Om det inte finns någon provtyp som passar in på de analyser som man önskar kan man välja enstaka analyser genom att dubbelklicka i Analyse (4) och välja ur Anlyseliste.

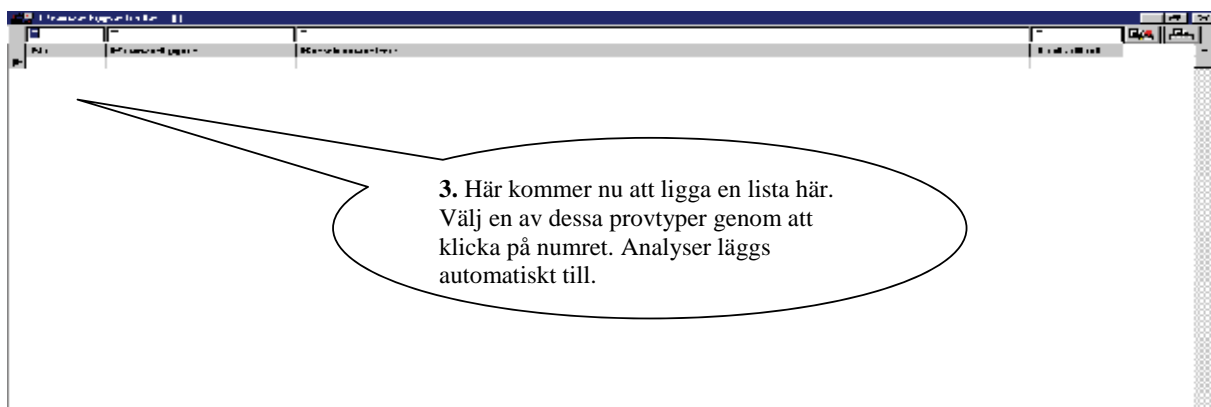

3. Här kommer nu att ligga en lista här. Välj en av dessa provtyper genom att klicka på numret. Analyser läggs automatiskt till.

Skapa en provserie

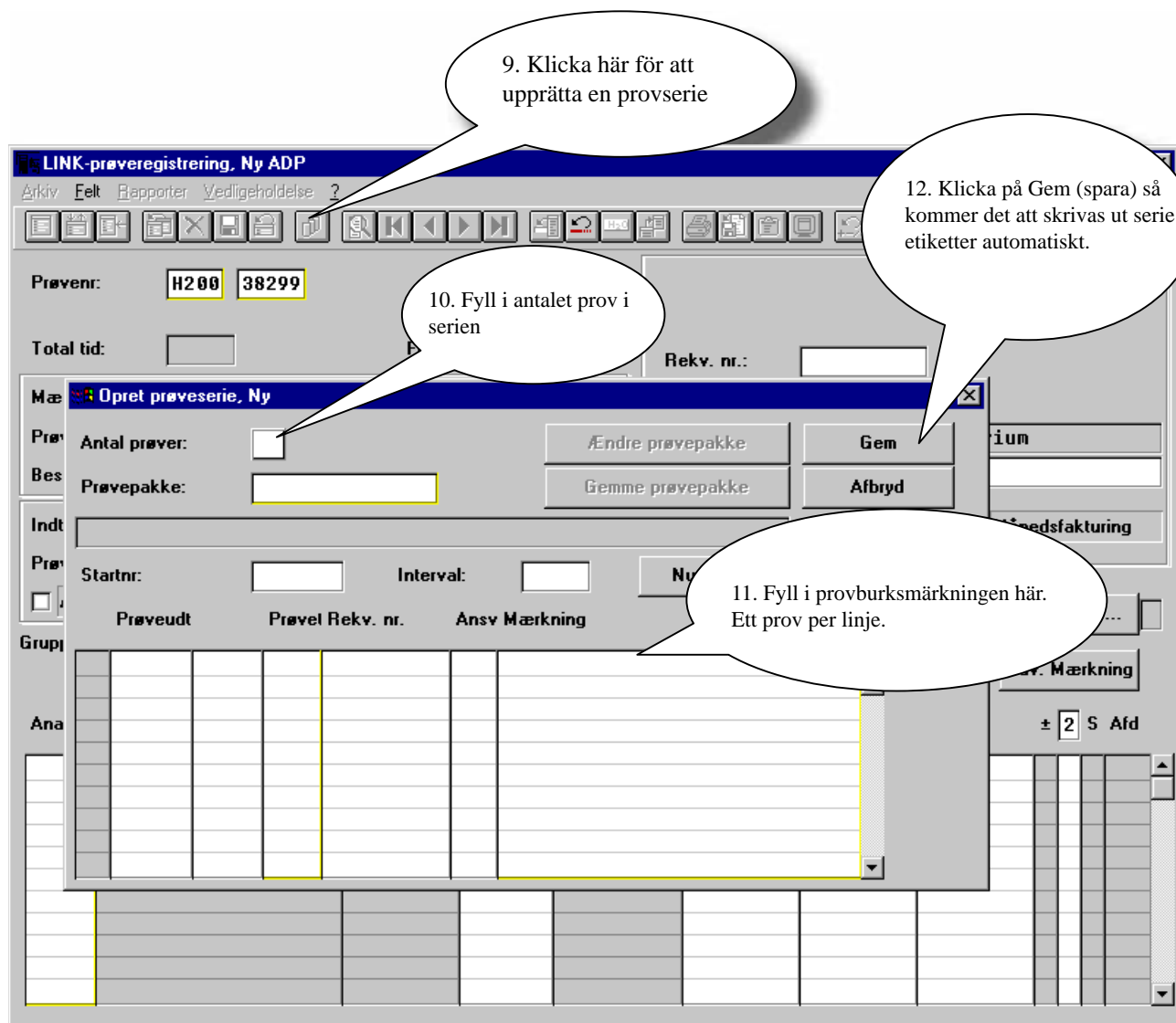

9. Klicka här för att upprätta en provserie

10. Fyll i antalet prov i serien

11. Fyll i provburksmärkningen här. Ett prov per linje.

12. Klicka på Gem (spara) så kommer det att skrivas ut serie etiketter automatiskt.

The screenshot shows a software window titled "LINK-prøveregistrering, Ny ADP". It features a menu bar with "Arkiv", "Felt", "Rapporter", and "Vedligeholdelse". Below the menu is a toolbar with various icons. The main area contains several input fields: "Prøvenr:" with values "H200" and "38299", "Total tid:", and "Rekv. nr:". A dialog box titled "Opret prøveserie, Ny" is open, showing "Antal prøver:" (set to 1) and "Prøvepakke:". Below this are fields for "Startnr:" and "Interval:". A table with columns "Prøveudt", "Prøvel Rekv. nr.", and "Ansv Mærkning" is visible. On the right side of the dialog, there are buttons for "Ændre prøvepakke", "Gem", "Gemme prøvepakke", and "Afbrød".

VIKTIGT: Om rapporten är beställd från Eurofins Steins Laboratorium kommer den först att bli utskriven när alla prov i en provserie är avslutade (överförda till utvärderingen)

Tips: Det är en god idé att skriva provnummer på Era egna följesedlar.

Val av certifikat nummer

Detta görs av Registreringsavdelningen när provet ankommer Steins Laboratorium.

Genom att skriva in certifikat nummer vid provregistrering beställes automatiskt rapporten hos Steins. Om detta fält inte skrivs i kan analysresultaten endast ses on-line. Om Ni önskar att få en rapporten i tillskickad via e-mail i pdf-format finns följande möjligheter:

- 102 : Används vid 1-4 analyser (svenskt certifikat med Danak ackreditering).
- 103 : Används vid 1-4 analyser (svenskt certifikat med Swedac ackreditering).
- 101 : Engelskt certifikat, samma format som 102.
- 502 : Används om fler än 4 analyser på proven eller om det skall skrivas ut en rapport för varje prov i en serie (svenskt certifikat med Danak ackreditering).
- 503: Används om fler än 4 analyser på proven eller om det skall skrivas ut en rapport för varje prov i en serie (svenskt certifikat med Swedac ackreditering).
- 501: Engelskt certifikat, samma format som 502.

Analysnummer

Alla analysparametrar har ett 5-siffrigt nummer. Det är uppbyggt på följande sätt:

- 10.000 nummer: Icke ackrediterade analyser, utföres i Holstebro
- 50.000 nummer: Ackrediterade analyser, utföres i Holstebro
- 14.000 nummer: Icke ackrediterade analyser, utföres i Jönköping
- 53.000 nummer: Ackrediterade analyser, utföres i Jönköping

Om ni önskar fler analyser än de som är tillgängliga i databasen, vänligen kontakta oss på Eurofins Steins Laboratorium så hjälper vi Er att finna en lämplig lösning.

Exempel på certifikat 103

Steins Laboratorium AB

Box 324
SE-551 15 Jönköping, Sverige
Telefon +46 (0) 36 18 76 90
Telefax +46 (0) 36 18 72 55
E-post: info@steins.se
Internet: www.steinslab.com
Org. Nr: 556098-1242

Jönköping 2005.10.03
Sida 1 av 1
Journal nr.: U205-02821

Steins Laboratorium AB
Varuvägen 2
S-246 42 Löddeköppinge
Sverige

Att: Ann-Margreth Skoug



ANALYSRAPPORT

Produkt:		Antal Prov:	2
Ankomstdatum:	2005.09.29		
Analysperiod:	2005.09.29 - 2005.09.29		

Analys nr:	54001	*) 14093	54021	54031
Analysparameter:	Tot.aeroba mikroorg	Listeria	Presumptiva. E. coli	Staph. aureus
Metod / Referens:	NMKL 86:1999	VIDAS LIS	NMKL 125:4 2005	NMKL 66:4 2003
Enhet:	log/g	/svabb	log/g	log/g
Mätosäkerhet:	CV%: Standardavvikelse:			

Löp nr	Märkning	Resultat	Resultat	Resultat	Resultat
1	Test	1111	neg	11	12
2	Test 2	11	pos	12	111

Denna rapport gäller endast det/de analyserade ämnena. Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte Steins Laboratorium AB i förväg skriftligen godkänt annat.

CV %: Rel. Variationskoefficient DL: Detektionsgräns. Frågor på analysrapporten hänvisas till Steins Laboratorium AB teknisk service – aktuellt segment.

*) = Ej ackrediterad analys

Steins, Jönköping +46 (0) 36 18 76 90

CERT/022/0206/1999

Exempel på certifikat 503

Steins Laboratorium AB
 Varuvägen 2
 S-246 42 Löddeköpinge
 Sverige

Att: Ann-Margreth Skoug


Steins Laboratorium AB

Box 324
 SE-551 15 Jönköping, Sverige
 Telefon +46 (0) 36 18 76 90
 Telefax +46 (0) 36 18 72 55
 E-post: info@steins.se
 Internet: www.steinslab.com
 Org. Nr: 556098-1242

Jönköping 2005.10.04

Sida 1 av 1

Journal nr.: U205-02821-02

ANALYSRAPPORT

Produkt:	
Ankomstdatum:	2005.09.29
Analysperiod:	2005.09.29 - 2005.09.29
Märkning:	Test 2

Analysparameter	Resultat	Enhet	Metod/Referens	Mätosäkerhet	
				Stand.Avk.	CV%
54001 Tot.aeroba mikroorg	11	log/g	NMKL 86:1999		
14093 Listeria *)	pos	/svabb	VIDAS LIS		
54021 Presumptiva. E. coli	12	log/g	NMKL 125:4 2005		
54031 Staph. aureus	111	log/g	NMKL 66:4 2003		

Denna rapport gäller endast det/de analyserade ämnena. Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte Steins Laboratorium AB i förväg skriftligen godkänt annat.


CV %: Rel. Variationskoefficient DL: Detektionsgräns. Frågor på analysrapporten hänvisas till Steins Laboratorium AB teknisk service - aktuellt segment.

*) = Ej ackrediterad analys

Steins, Jönköping +46 (0) 36 18 76 90


CERT/2005/036/5928

Detaljer avseende analysresultat

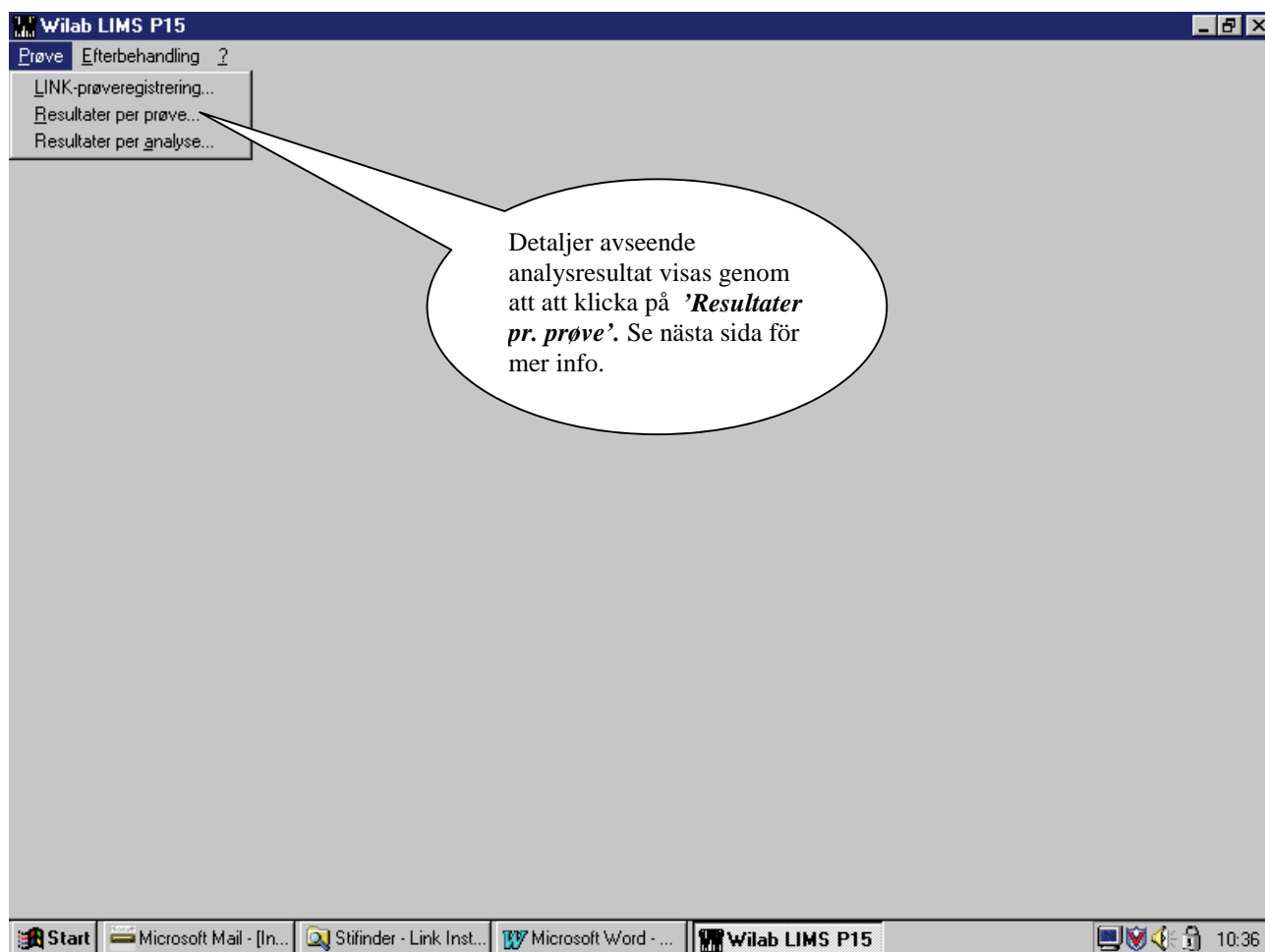

Godkännande på analysnivå


Genom att använda Ctrl N kommer detta fönster upp:

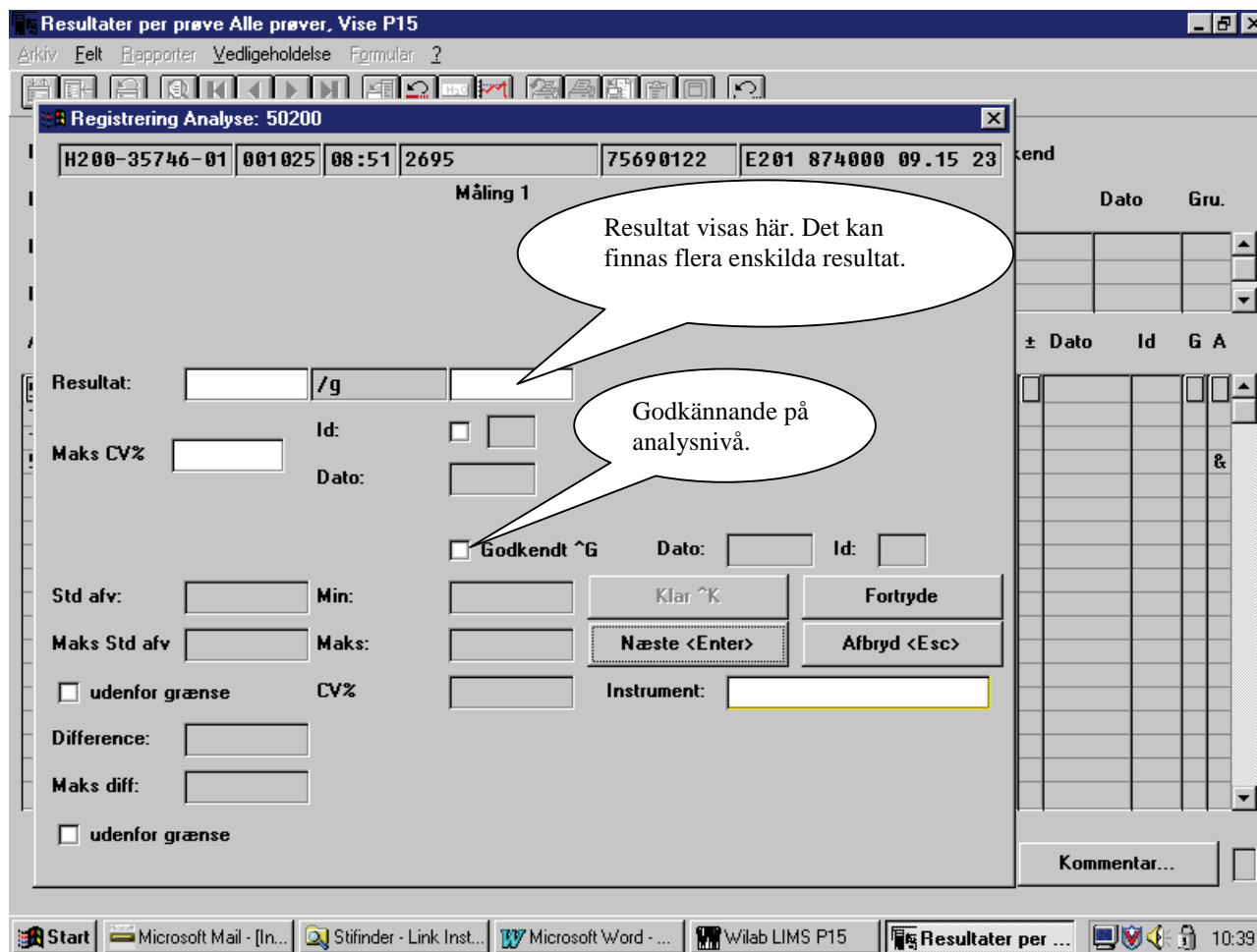

The screenshot shows a software window titled "Registrering Analyse: 50200" with a menu bar (Arkiv, Felt, Rapporter, Vedligeholdelse, Formular, ?) and a toolbar. The main area displays data for "Måling 1" (Measurement 1) with fields for "Resultat:" (Result:), "Maks CV%" (Max CV%), "Std afv:" (Std dev), "Maks Std afv" (Max Std dev), "Difference:", "Maks diff:" (Max diff), "Id:", "Dato:" (Date), and "Instrument:". A checkbox labeled "Godkendt ^G" (Approved ^G) is checked. Callouts explain that the result is displayed here and that approval is given at the analysis level. The interface also includes buttons for "Klar ^K" (Clear ^K), "Fortryd" (Cancel), "Næste <Enter>" (Next <Enter>), "Afbryd <Esc>" (Abort <Esc>), and a "Kommentar..." (Comment...) field. The Windows taskbar at the bottom shows the Start button and several open applications: Microsoft Mail, Stifinder - Link Inst..., Microsoft Word, Wilab LIMS P15, and the current application "Resultater per ...". The system clock shows 10:39.

Översikt - registrerade prov

Klicka på *Rapporter*

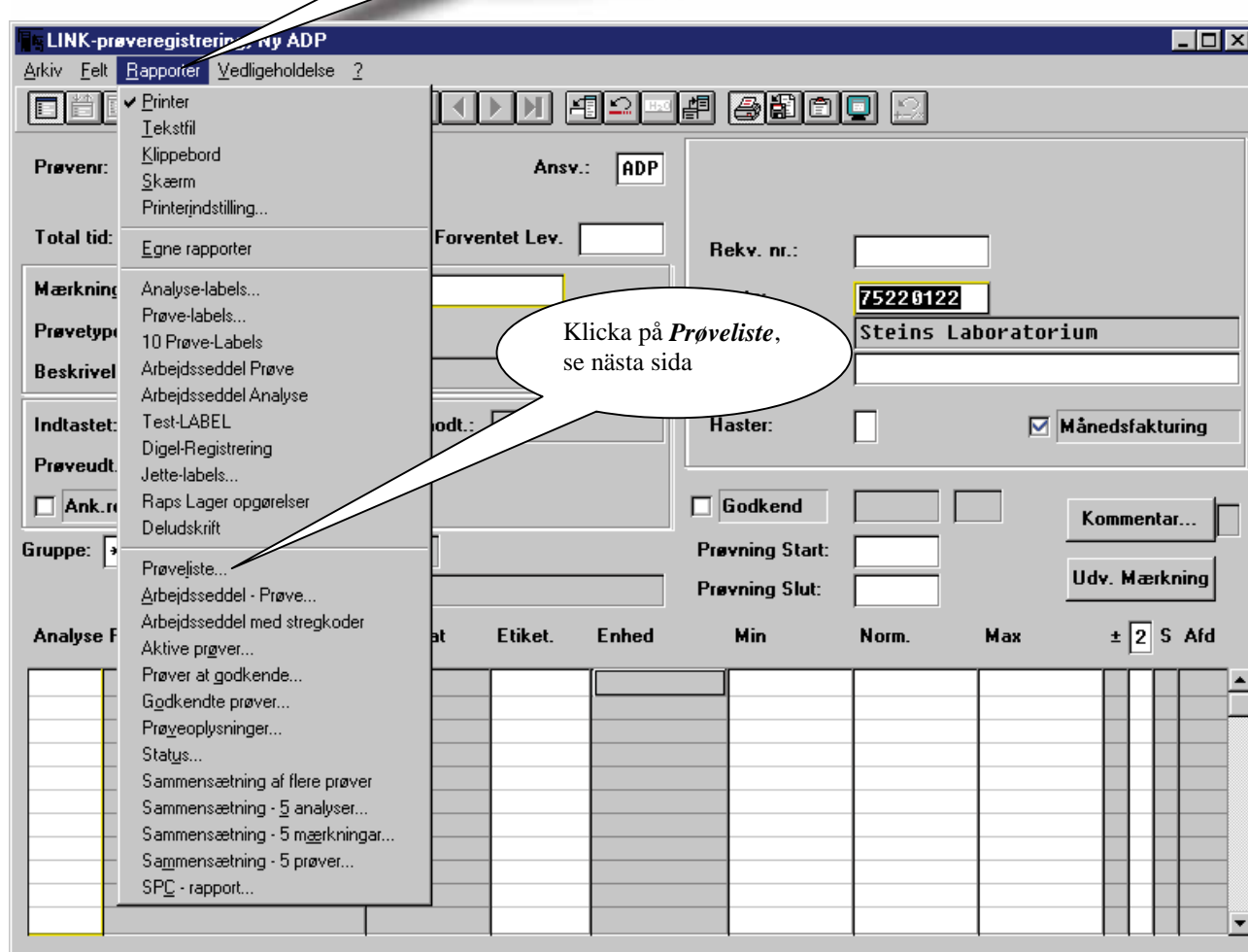

Klicka på *Prøveliste*, se nästa sida

Denna lista kan skrivas ut både i Aktiv och i Utvärderingen. I Utvärderingen är denna lista lång. Om det är nummer som Ni inte önskar utskrivet varje gång, ringer Ni bara till oss och upplyser det sista nummer som Ni inte önskar se på listan.

Provlist fönstret

Skriv ut listan

Klicka här om listan bara skall visas på skärmen.

Ange det aktuella datumet. Kom ihåg att ange både från och till.

LINK-prøveregistrering, Ny P15

Arkiv Felt Rapporter Vedligeholdelse ?

Liste - prøver

To Prøvenr.: H200 * * <-> H200 * * OK

Ma Prøvedato: * <-> * Afbryd

Pr Kunde: 75690122

Be Prøvetype: *

Inc Batchnr.: *

Pr Mærkning: *

Sag: *

Grup Sorteret

An Prøvenr. Sag - Prøvenr.

Kunde - Prøvenr. Batchnr. - Prøvedato - Prøvenr.

Mærkning - Prøvedato - Prøvenr. Prøvetype - Prøvedato - Prøvenr.

Månedsfakturing

Kommentar...


Udv. Mærkning

Max ± 2 S Afd

Start Microsoft Mail - [In... Stifinder - Link Inst... Microsoft Word - ... Wilab LIMS P15 LINK-prøvereg... 11:20

Utskrift av analys resultat


Om ni önskar skriva ut resultat kan dessa skrivas ut i en Batchrapport. Denna är dock inte så bra format som den som skickas från Eurofins Steins.

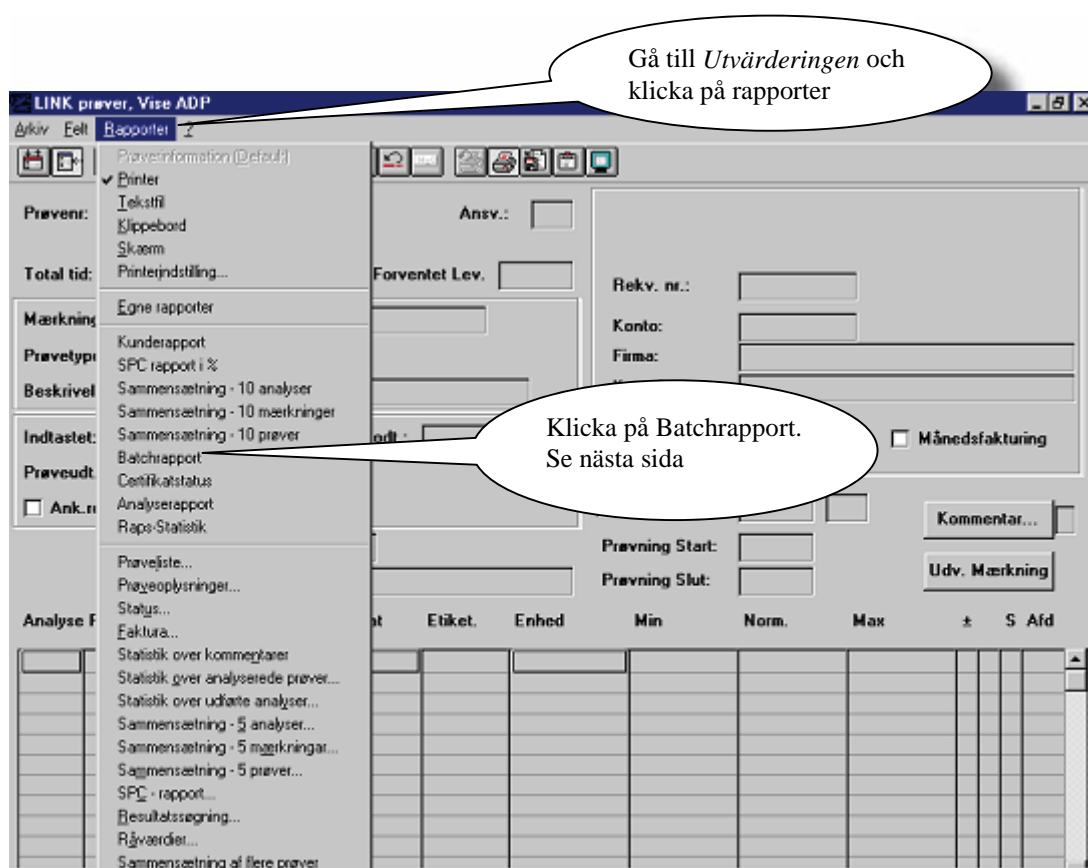

Gå till *Utvärderingen* och klicka på rapporter

Klicka på *Batchrapport*.
Se nästa sida

Batchrapport fönstret

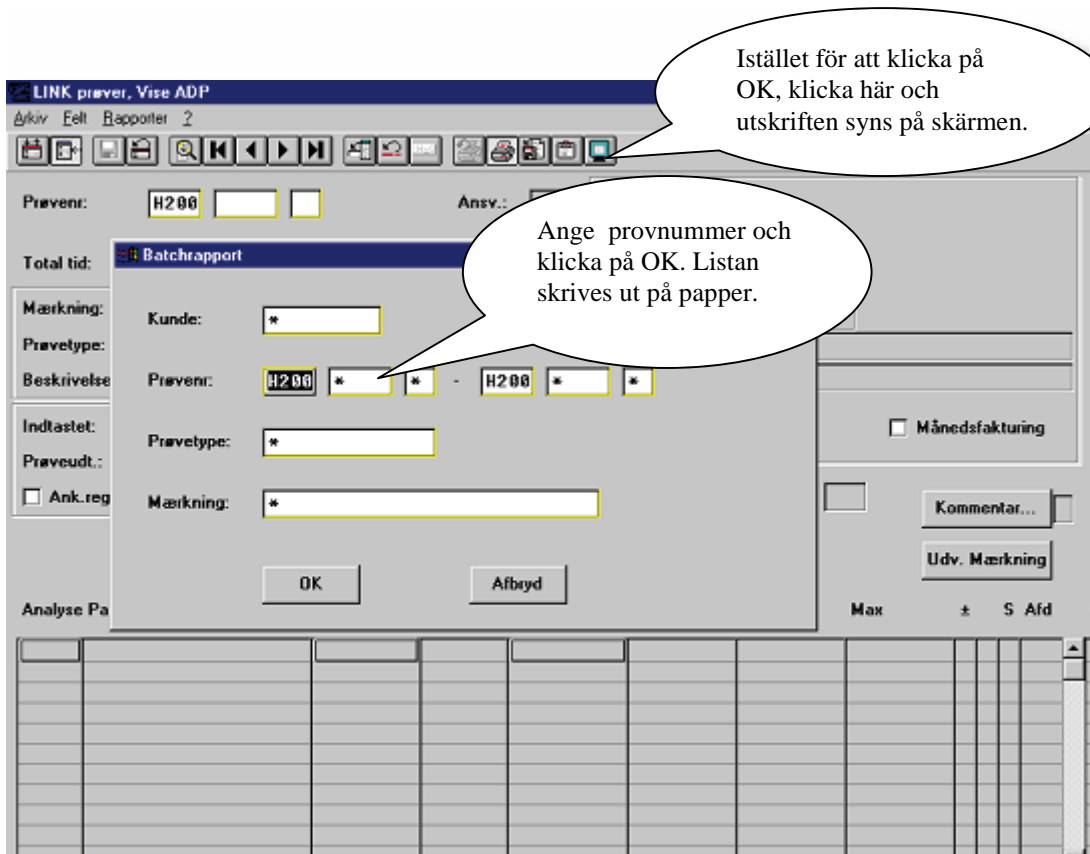

Istället för att klicka på OK, klicka här och utskriften syns på skärmen.

Ange provnummer och klicka på OK. Listan skrives ut på papper.

Utskrift av delrapport

The screenshot shows the 'LINK-prøveregistrering, Ny LJS' application window. The 'Rapporter' menu is open, displaying various options. Two callouts highlight specific actions: 'Klicka på Rapporter' points to the menu header, and 'Klicka på Egne' points to the 'Egne rapporter' option. The interface includes fields for 'Ansv.', 'Forventet Lev.', 'Rekv. nr.', 'Konto', and 'Firma', along with buttons for 'Godkend', 'Månedsfakturing', 'Kommentar...', and 'Udv. Mærkning'. A table at the bottom has columns for 'Udskrift', 'Enhed', 'Min', 'Norm.', and 'Max'.

Provinformations fönstret

1. Ange provnummer här.

2. Ange provnummer här.

3. Klicka på OK för att skriva ut en delrapport.

Exempel på delutskrift

 STEINS		Steins Laboratorium A/S Hjaltesvej 8 7500 Holstebro	
Steins Laboratorium A/S Hjaltesvej 8 7500 Holstebro		Steins Laboratorium A/S Hjaltesvej 8 7500 Holstebro Telefon 76 60 40 00 Telefax 76 60 40 22 Internet: www.steins.dk E-mail: info@steins.dk A/S reg.nr. 108633 Holstebro, den 14.05.2003 Side 1 af 1 Journal nr.: H203-22261-01 Prøvetype: 1121	
DELUDSKRIFT			
Prøvetype: Flydende		Modtagedato: 14.05.2003	
Mærkning: TEST			
Analyse	Resultat	Metode	
10087 Listeria	EJ PÅVIST /I	IDF 143A:1995	
Denne rapport er kun gældende for det/de prøvede emner. Rapporten må ikke gengives, undtagen i sin helhed, uden skriftlig godkendelse fra Steins Laboratorium A/S			
TH. 76 60 40 00 Miljø & Agro, Brøns			

Sök på märkning

Ett snabbt sätt att hitta ett prov är att söka på provets märkning:

The screenshot shows the 'LINK-prøveregistrering, Vis ADP' window. A 'Søgekriterie' dialog box is open, allowing search by 'Mærkning'. Three callouts provide instructions: 1. 'Klicka här' points to the search icon in the toolbar. 2. 'Skriv märkning följt av *' points to the 'Mærkning' field in the dialog. 3. 'Använd pilarna för att bläddra' points to the arrow keys in the dialog's input fields.

1. Klicka här

2. Skriv märkning följt av *

3. Använd pilarna för att bläddra

Fel vid registreringen av prov

Hur tar man bort ett provnummer? En etikett har förmodligen skrivits ut och vänligen klistra denna på ett papper och faxa till oss på Steins så tar vi bort provnumret. Det går också bra att maila.

Laboratoriet i Jönköping:

Fax. nr. 036-18 72 55 Tel. nr. 036-18 76 90 Mail: regij@steins.se

Kundservice:

Fax. nr. 040-42 15 19 Tel. nr. 040 42 14 90 Mail: ask@steins.se

HJÄLP !!!

Ni är alltid välkomna att kontakta oss för att få hjälp med eventuella problem eller om ni har behov av nya provtyper m.m.

Snabbkomandon

Kopiera

Markera det som skall kopieras och tryck därefter Ctrl + Ins.

Klistra in

Tryck Shift + Ins.

Infoga rad

Om Du vill infoga en rad i en kolumn, t.ex. en analys i provregistreringen, ställer du markören på raden och trycker på F5-tangenten.

FUNKTIONSKOMANDON

- F2 Sök första prov
- F3 Sök nästa prov
- F5 Infoga en rad i en lista
- F6 Aktiverar vallistan
- F7 Kopierar innehållet i ett prov
- F9 Spara ett prov



Eurofins Steins Laboratorium AB
Kabelvägen 2, Box 324, S-551 15 Jönköping

Tlf. 036 18 76 90

E-mail: eurofins@eurofins.se

www.eurofins.se