

## Packningsinstruktion asbestprover i material

För att säkerställa en säker och kvalitativ hantering måste prover som skickas till laboratoriet vara packade på rätt sätt. Det innebär att proverna är väl förslutna i dubbla, separata zippåsar samt separerade från följesedel. Märk kuvertet med "ASBESTPROV" för att säkerställa snabb hantering.

### PACKNING



#### Dubbla lufttät zip-påsar.

Eurofins Pegasuslab erbjuder gratis påsar inför provtagning. Kontakta kundsupporten på 010-490 82 50



Inte dubbla påsar.  
Provet är inte packat lufttätt om:

- ⊖ ...påsen är försluten med knut, snörd med buntband, tejpad, häftad eller liknande.
- ⊖ ...provet är i ett kuvert eller inlindad i exempelvis aluminiumfolie eller papper.

### IDENTIFIERING



**Tydlig provmärkning** med permanent penna. Prov sorteras och grupperas med samma nummerföljd som på analysbeställningen.



Provmärkningen är svårsläst, oläslig eller saknas helt.



Provet överrensstämmer med packningsinstruktionen.



Prover som inte uppfyller villkoren kommenteras med avseende på kvalitén på provsvaret i resultatrapporten. Om provet är felpackat påförs en avgift för den extra hanteringen som detta medför.

### INNEHÅLL



#### Minsta provmängd: 3 cm fog, 3 matskedar fix eller 5x5 cm platta/matta/skiva.

Proven ska vara representativa för resten av materialet på provplatsen.



Otillräcklig provmängd för att genomföra analysen.

## MATERIALPROVTAGNING FÖR ASBEST I MATERIAL

### Provmängd

För att genomföra en korrekt analys av asbest i material behövs cirka 3 cm av fog eller 3 matskedar av fix. För liknande byggnadsmaterial behövs liknande mängd.

Plattor, mattor och skivor bör vara minst 25 cm<sup>2</sup> stora, exempelvis 5\*5 cm, helst mer.

### Att tänka på

Om du tar flera materialprover skall du rengöra verktygen med engångsservett eller liknande mellan provpunkterna.

Om du tar ett prov på golvmatta, tänk då på att om limmet ska analyseras så behövs ungefär 25 cm<sup>2</sup> även av limmet.

### Förpackning av prover och transport

Prover som skickas till laboratoriet **måste vara väl förslutna i dubbla zippåsar och separerade från beställningsblanketten**. Märk provkuvertet med ”asbestprov” på utsidan av försändelsen.

Eurofins Pegasuslab förbehåller sig rätten att neka analys av asbestprov som ej förpackats enligt anvisning med hänsyn till arbetsmiljön på vårt laboratorium.

### Vi analyserar allt material i den insända provpåsen

Allt material förpackat i samma påse analyseras och behandlas som ett prov. Önskas separata analyser och svar från prov innehållande flera olika material/skikt, ange då detta tydligt på analysbeställningsblanketten och förpacka de olika materialen/skikten i separata påsar. De olika materialen/skikten kommer att debiteras som enskilda prover.

### Fyll i analysbeställningen

Det är viktigt att analysbeställningen är korrekt ifylld. Kom ihåg e-postadress till mottagare av rapport och faktura. Vänd dig till vår support vid frågor: **tel. 010-490 82 50**

Skicka materialproverna och analysbeställningsblanketten till nedanstående adress.

Med brev:  
**Eurofins Pegasuslab AB**  
**Box 97**  
**751 03 UPPSALA**

Med paket:  
**Eurofins Pegasuslab AB**  
**Rapsgatan 21**  
**754 50 UPPSALA**